

蛋
白
质
系
列

CAT#:140209-250
常温运输和保存

TIANDZ

考马斯亮蓝 R-250 染色试剂盒
Coomassie Blue R-250 Stain Kit

使用手册 V1.1

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>考马斯亮蓝 R250 是最经典的 SDS-PAGE 染色方法, 本产品就是基于此方法而开发的产品。它具有下列特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 即开即用, 不需要自己单独准备所有溶液。 2. 不需昂贵仪器, 肉眼即可观察结果, 不象其他纳克级的染色方法需要贵重的仪器设备 (如 SYPRO 系列的高灵敏度的荧光染料需要荧光成像系统)。 3. 与普通扫描仪等兼容, 便于保存数据和后续处理。 4. 考马斯亮蓝 R250 尤其适用于 SDS-PAGE 电泳微量蛋白质的染色。 															
规格及成分		<table border="1"> <thead> <tr> <th>成份</th> <th>编号</th> <th>大纸盒包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>染色液</td> <td>140209A</td> <td>250 mL (棕色瓶)</td> </tr> <tr> <td>脱色液</td> <td>140209B</td> <td>250 mL × 3</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>140209sc</td> <td>1 份</td> </tr> </tbody> </table>	成份	编号	大纸盒包装	染色液	140209A	250 mL (棕色瓶)	脱色液	140209B	250 mL × 3	使用手册	140209sc	1 份		
成份	编号	大纸盒包装														
染色液	140209A	250 mL (棕色瓶)														
脱色液	140209B	250 mL × 3														
使用手册	140209sc	1 份														
运输及保存	常温运输和保存, 有效期一年。															
自备试剂	无															
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按常规方法进行蛋白电泳。 2. 凝胶电泳停止后, 切除浓缩胶, 转移分离胶至染色容器中。 3. 倒入 30-40 mL 染色液 (大约胶的 5 倍体积以上), 摇床上缓慢震荡 3 - 4 小时。 4. 弃掉染色液, 加入等体积 (30-40 mL) 的脱色液脱色。 5. 重复脱色 2 次 (共三次), 直至背景透明, 条带更清楚。 															
关联产品	绿如兰蛋白染液															