

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:131278-250  
低温运输, 4℃保存

**TIANDZ**

戊二醛-磷酸缓冲液固定液

Glutaraldehyde-PBS Fixative

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<b>产品及特点</b>	<p>本产品是天泽基因自主开发的，专门用于电镜观察时固定组织和细胞的产品。它能使细胞核和细胞浆的纤维结构保持良好，因此主要用于电镜观察时对样品的固定。本产品只能用于科研，不能用于临床。</p>			
<b>规格及成分</b>		<b>成份</b>	<b>编号</b>	<b>大立盒包装</b>
		戊二醛-磷酸缓冲液固定液	131278	250 mL
		使用手册	131282sc	1 份
<b>运输及保存</b>	<p>低温运输，4℃保存，有效期一年。</p>			
<b>自备试剂</b>	<p>样品，切片制备所需试剂。</p>			
<b>使用方法</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 离心收集细胞。</li> <li>2. 自备 PBS 缓冲液漂洗两遍。</li> <li>3. 本产品固定 30 分钟。</li> <li>4. 自备 PBS 缓冲液清洗 3 遍。</li> <li>5. 按常规的梯度脱水法脱水、浸透和包埋、切片和电镜观察。</li> </ol>			
<b>关联产品</b>	<p>PLP 固定液 (131289-250)</p>			