

天
净
沙
系
列

CAT#:90315-250
常温运输和保存

TIANDZ

非冻型尿液 DNA 保存液

Urine DNA_{LOCKER}

使用手册 V1.2

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

<p>产品及特点</p>	<p>本产品是天恩泽独家推出的在室温条件下长期保存用于 DNA 提取的尿液样品保存液。它能够高效、长期保证 DNA 分子的完整性。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保存时间长，可室温保存尿液DNA长达六个月，尤其适合于野外尿液样品采集。 2. DNA完整性好，纯化后长度在20-50 Kb之间。 3. DNA无化学修饰，提得的DNA可用于酶切、电泳、Southern杂交和PCR等分子生物学实验。 4. 能防止尿液在4℃结晶。 5. 安全可靠，本产品无毒无害。 6. 使用简单，直接把新鲜的尿液样品与本产品混合即可。 			
<p>规格及成分</p>		<p>成分</p>	<p>编号</p>	<p>大立盒包装</p>
		<p>非冻型尿液 DNA 保存液</p>	<p>90315</p>	<p>250 mL</p>
		<p>使用手册</p>	<p>90315sc</p>	<p>1 份</p>
<p>运输及保存</p>	<p>室温运输及保存，有效期两年。</p>			
<p>自备试剂</p>	<p>无</p>			
<p>使用方法</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 迅速将尿液与本产品按 10:1 的比例混合。比如 100mL 尿液加 10mL 本产品。 2. 常温闭光保存直到使用。 3. 使用自备的常规液体 DNA 提取方法提取 DNA 即可。推荐使用天恩泽柱式尿液 DNAout 试剂盒 (产品编号: 90314), 使用柱式尿液 DNAout 提取本产品保存的尿样，兼容性好，提取效率更高。 4. 提取得到 DNA 可用于酶切、电泳、Southern 杂交和 PCR 等分子生物学实验。 			
<p>关联产品</p>	<p>非冻型组织 DNA 保存液 (CAT#:3660)</p>			