

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:70302-100

常温运输及保存

**TIANDZ**

# 一步离心式石蜡清除剂

## Paraffin Erasol

使用手册 V1.1

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<p><b>产品及特点</b></p>	<p>用石蜡包埋组织作为材料进行 PCR 的难题之一是如何有效去除石蜡，因为残留的石蜡不但会影响 DNA 提取，还会干扰 PCR 扩增。常规的脱蜡方法一般需要 1-2 小时的时间，需要多次离心，每次离心都会造成样品的丢失。本产品只需要一步离心，克服了常规方法的缺点。其特点归纳如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 快速简单，只需要离心一次，免去了反复换液和离心，减少了样品的丢失。</li> <li>2. 脱蜡效果好，跟经典的二甲苯/乙醇法相当。</li> <li>3. 即开即用，客户自己不需要准备额外的试剂。</li> </ol>			
<p><b>规格及成分</b></p>		<p><b>成份</b></p>	<p><b>编号</b></p>	<p><b>小扁盒包装</b></p>
		<p>溶液 A</p>	<p>70302A</p>	<p>100 mL</p>
		<p>溶液 B</p>	<p>70302B</p>	<p>7.5 mL</p>
		<p>使用手册</p>	<p>70302sc</p>	<p>1 份</p>
<p><b>运输及保存</b></p>	<p>常温运输及保存，有效期一年。</p>			
<p><b>自备试剂</b></p>	<p>无</p>			
<p><b>使用方法</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将 1 mL 溶液 A 加入到 1.5 mL 塑料离心管中。</li> <li>2. 放入一片不超过 25 um 的石蜡包埋组织切片。</li> <li>3. 以最大速度振荡 10 秒。</li> <li>4. 加入 75 uL 溶液 B。</li> <li>5. 振荡 10 秒混合。</li> <li>6. 7000 g 离心 2 分钟，小心吸弃上清。</li> <li>7. 真空抽干机抽干离心管中残留的液体。此步骤约需要一小时。</li> <li>8. 得到的石蜡包埋组织切片即可用于 DNA 提取。</li> </ol>			
<p><b>关联产品</b></p>	<p>石蜡包埋组织 DNA<sub>OUT</sub></p>			