

天
净
沙
系
列

CAT#:160103-250
常温运输和保存

TIANDZ

Michel 缓冲液

Michel' s Buffer

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506
网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>Michel 缓冲液又叫 Michel 固定液，用于短期（五天内）非冻型保存组织（如皮肤、淋巴结、肾组织）的抗原性，免去常规固定液固定和冷冻保存，尤其适用于免疫荧光检测的组织样品的运输，故此溶液又叫 Michel 运输保存液。注意：此溶液不能杀死血液或样品中的病原，不能用于流式细胞分析。</p>			
规格及成分		成分	编号	大立盒包装
		Michel 缓冲液	160103	250 mL
		使用手册	160103sc	1 份
运输及保存	<p>常温运输和保存，保存期限一年。</p>			
自备试剂	<p>根据应用不同而不同，详见使用方法。</p>			
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将组织浸泡在 Michel 缓冲液中常温放置不超过 5 天。 2. 用自备的 PBS 缓冲液或其他缓冲液洗涤组织三次，每次 10 分钟。 3. 立即进行后续实验将组织冻存在-20℃待用。 			
关联产品	<p>番红溶液，0.1% (CAT#:151101)</p>			