

天
净
沙
系
列

CAT#:160319
常温运输和保存

TIANDZ

Siriured 染色法胶原纤维染色试剂盒

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本试剂盒是采用 Siriured 染色法，专门用于胶原纤维长期保存，它有下列特点： 1. 即开即用，操作简便。 2. 本试剂盒可用于胶原纤维的染色。 3. 产品稳定性好、可以长期保存、染色后不易褪色。 4. 本产品只能用于科研。			
规格及成分		成份	编号	大纸盒包装
		Siriured 染色法胶原纤维染色溶液 A	160319a	100 mL
		Siriured 染色法胶原纤维染色溶液 B	160319b	285 mL
		使用手册	160319sc	1 份
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。			
自备试剂	甲醛、蒸馏水、无水乙醇等。			
使用方法	1. 组织固定于 10%甲醛液，常规脱水包埋。 2. 切片脱蜡至水。 3. 放入 Siriured 染色法胶原纤维染色溶液 B 5-10min。 4. 蒸馏水洗涤多次。 5. 放入 Siriured 染色法胶原纤维染色溶液 A 15-30min。 6. 无水乙醇直接分化与脱水。 7. 二甲苯透明，中性树胶封固。			
结果	胶原纤维呈鲜红色，细胞核绿色，其他为黄色。			
关联产品	Turnbull 法（藤氏法）亚铁离子显色试剂盒			