

天
净
沙
系
列

CAT#:130628
常温运输和保存

TIANDZ

Steedman-Lison 阿尔辛蓝法真菌染色试剂盒

Steedman-Lison Fungus Staining Kit

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506
网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>本产品的原理是利用阿尔辛蓝染料来染色新生隐球菌的荚膜色。本产品具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 即开即用，用户不需要自己购买试剂配制。 2. 特异性高，一般不跟其他微生物发生交叉反应。本方法尤其适合新生隐球菌（一种真菌）。 3. 本产品只能用于科研。 4. 本产品可以染色100石蜡切片。 			
规格及成分		成份	编号	小纸盒包装
		阿尔辛蓝溶液	130628a	100 mL（棕色瓶）
		核固红染色液	130628f	100 mL（棕色瓶）
		使用手册	160628sc	1 份
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。			
自备试剂	载玻片、蒸馏水、显微镜，70%乙醇。			
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织切片,脱蜡至水 2. 蒸馏水洗2次 3. 阿尔辛蓝液染10~20min 4. 稍水洗 5. 核固红液复染5~10min 6. 稍用水洗 7. 95%、无水乙醇脱水,二甲苯透明,中性树胶封固。 8. 新隐形球菌的荚膜呈蓝色，细胞核呈红色。 			
关联产品	Gridley 无色复红醛复红法显色试剂盒			