

天
净
沙
系
列

CAT#:130629
常温运输和保存

TIANDZ

Southgate 改良 Mayer 胭脂红法真菌染色试剂盒

Southgate-Modified Mayer Staining Kit

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506
网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>本产品的原理是利用胭脂红染料来染色新生隐球菌的荚膜色。本产品具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 即开即用，用户不需要自己购买试剂配制。 2. 特异性高，一般不跟其他微生物发生交叉反应。 3. 本方法尤其适合新生隐球菌（一种真菌）。 4. 本产品只能用于科研。 5. 本产品可以染色100石蜡切片。 																		
规格及成分		<table border="1"> <thead> <tr> <th>成份</th> <th>编号</th> <th>小纸盒包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改良胭脂红染色液</td> <td>130629a</td> <td>100 mL（棕色瓶）</td> </tr> <tr> <td>苏木素染色液</td> <td>130629b</td> <td>100 mL（棕色瓶）</td> </tr> <tr> <td>分化液</td> <td>130629c</td> <td>100 mL</td> </tr> <tr> <td>使用手册</td> <td>130629sc</td> <td>1 份</td> </tr> </tbody> </table>	成份	编号	小纸盒包装	改良胭脂红染色液	130629a	100 mL（棕色瓶）	苏木素染色液	130629b	100 mL（棕色瓶）	分化液	130629c	100 mL	使用手册	130629sc	1 份		
成份	编号	小纸盒包装																	
改良胭脂红染色液	130629a	100 mL（棕色瓶）																	
苏木素染色液	130629b	100 mL（棕色瓶）																	
分化液	130629c	100 mL																	
使用手册	130629sc	1 份																	
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。																		
自备试剂	载玻片、蒸馏水、显微镜，70%乙醇。																		
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织切片，脱蜡至水。 2. 用苏木染液染细胞核。 3. 稍水洗。 4. 分化液分化。 5. 用水洗5分钟。 6. 在改良胭脂红染色液中染色20-30分钟。 7. 用水洗去多余的染液。 8. 95%、无水乙醇脱水,二甲苯透明,中性树胶封固。 9. 新隐球形菌的荚膜呈红色，细胞核呈蓝色。 																		
关联产品	Gridley 无色复红醛复红法显色试剂盒																		