

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:160605  
常温运输和保存

**TIANDZ**

Karnovsky-Roots 铁氰化铜法胆碱酯酶  
显色试剂盒

Karnovsky-Roots Staining Kit

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506  
网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<b>产品及特点</b>	<p>本产品用铁氰化铜法对胆碱酯酶进行染色。染色后活性部位呈红棕色至深棕色。本产品特点如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 操作简单、染色稳定。</li> <li>2. 专用于切片染色。</li> <li>3. 本试剂盒至少可以染色 100 张切片。</li> </ol>											
<b>规格及成分</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 474 1093 542">成份</th> <th data-bbox="1093 474 1265 542">编号</th> <th data-bbox="1265 474 1404 542">大纸盒包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 542 1093 609">Karnovsky-Roots 铁氰化铜法胆碱酯酶显色溶液 A</td> <td data-bbox="1093 542 1265 609">160605a</td> <td data-bbox="1265 542 1404 609">10 mL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 609 1093 676">使用手册</td> <td data-bbox="1093 609 1265 676">160605sc</td> <td data-bbox="1265 609 1404 676">1 份</td> </tr> </tbody> </table>	成份	编号	大纸盒包装	Karnovsky-Roots 铁氰化铜法胆碱酯酶显色溶液 A	160605a	10 mL	使用手册	160605sc	1 份		
成份	编号	大纸盒包装										
Karnovsky-Roots 铁氰化铜法胆碱酯酶显色溶液 A	160605a	10 mL										
使用手册	160605sc	1 份										
<b>运输及保存</b>	常温运输和保存，有效期一年。											
<b>自备试剂</b>	石蜡包埋切片，脱蜡试剂，甘油等。											
<b>使用方法</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新鲜组织低温冷切片，再进行切片处理。</li> <li>2. 把切片置入预温的 Karnovsky-Roots 铁氰化铜法胆碱酯酶显色溶液 A 中 37℃ 1-2 h，至切片呈淡棕色即可。</li> <li>3. 取出切片经蒸馏水洗 5 min。</li> <li>4. 用甘油明胶封固。</li> </ol>											
<b>结果</b>	染色后活性部位呈红棕色至深棕色。											
<b>关联产品</b>	Brown-Hopp 革兰法细菌染色试剂盒 (CAT#:160635)											