

天
净
沙
系
列

CAT#:160678-100
常温运输和保存

TIANDZ

维多利亚蓝染色法 HBsAg 染色试剂盒

Victoria Blue HBsAg Staining Kit

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>维多利亚蓝是碱性材料，用于神经组织和血液中螺旋体的染色，也可用于染色病毒小体，改良后（增加氧化环节）也可用于 HBsAg 的染色法。本方法就是根据改良维多利亚蓝方法研发的试剂盒，其配方较原法更简单，HBsAg 着色能力更强，对比更清晰。本方法足够 100 块切片的染色，限科研使用。</p>			
规格及成分		成份	编号	大纸盒包装
		氧化液	160678a	100 mL（棕色）
		漂白液	160678b	100 mL
		维多利亚染色液	160678c	100 mL（棕色）
		核固红染色液	160678d	100 mL（棕色）
		使用手册	160551sc	1 份
运输及保存	<p>常温运输和保存，有效期一年。</p>			
自备试剂	<p>载玻片、蒸馏水、显微镜等</p>			
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织切片，脱蜡至水。 2、蒸馏水稍洗 3、用高锰酸钾氧化液作用3min。 4、水洗1mn。 5、用草酸漂白1min 6、水洗后,用自备70%乙醇浸3min 7、用维多利亚蓝液染色24~72h 8、用自备70%乙醇分化2min后水洗 9、入核固红染液中5min。 10、蒸馏水洗3次 11、95%乙醇及无水乙醇脱水，二甲苯透明，中性树胶封固。显微镜检查，HBsAg 将呈现蓝色，细胞核将呈现红色。 			
关联产品	<p>Turnbull 法（藤氏法）亚铁离子显色试剂盒</p>			