

天
净
沙
系
列

CAT#:131272
常温运输和保存

TIANDZ

Masson 三色染色试剂盒

Masson Staining Kit

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	本试剂盒是采用 Masson 三色染色法，专门用于于脑垂体、上皮、甲状腺、神经的正常和肿瘤组织染色，它有下列特点： 1. 即开即用，操作简便。 2. 此法最好用 Zenker 液或 Bouin 液固定，10%甲醛液固定也可以。 3. 产品稳定性好、可以长期保存、染色后不易褪色。 4. 本产品只能用于科研。			
规格及成分		成份	编号	大纸盒包装
		Masson 三色染色溶液 A	131272a	100 mL
		Masson 三色染色溶液 B	131272b	100 mL
		Masson 三色染色溶液 C	131272c	100 mL
		使用手册	131272sc	1 份
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。			
自备试剂	切片、1%磷钼酸、2%冰醋酸水溶液、二甲苯、中性树胶、蒸馏水、无水乙醇等。			
使用方法	1. 切片脱蜡至水，铬化处理或去汞盐沉淀（甲醛固定的组织此步可略）。 2. 自来水冲洗后蒸馏水清洗。 3. 用 Masson 三色染色溶液 A 染色 5-10 min。 4. 充分水洗，如过染可盐酸酒精分化。 5. 蒸馏水清洗。 6. 用 Masson 三色染色溶液 B 染色 5-10 min。 7. 以 2%冰醋酸水溶液浸洗片刻。 8. 1%磷钼酸水溶液分化 3-5min。 9. 不经水洗，直接放入 Masson 三色染色溶液 C 中染色 5 min。 10. 以 0.2%冰醋酸水溶液浸洗片刻。 11. 95%乙醇脱水，无水乙醇脱水多次。 12. 二甲苯透明，中性树胶封固。			
结果	胶原纤维、粘液、软骨呈蓝色，胞浆、肌肉、纤维素、神经胶质呈红色，胞核呈蓝色。			
关联产品	Turnbull 法（藤氏法）亚铁离子显色试剂盒			