

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:190503-100  
常温运输和保存

**TIANDZ**

# 非冻型唾液 DNA 保存液

## Saliva DNA<sub>LOCKER</sub>

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<p><b>产品及特点</b></p>	<p>本产品是北京天恩泽推出的在室温条件下长期保存用于 DNA 提取的唾液样品保存液。它能够高效、长期保证 DNA 分子的完整性。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保存时间长，可室温保存唾液DNA长达六个月，尤其适合于野外唾液样品采集。</li> <li>2. 使用简单，直接把新鲜的唾液样品与本产品混合即可。</li> <li>3. DNA完整性好，纯化后长度在20-50 Kb之间。</li> <li>4. DNA无化学修饰，提得的DNA可用于酶切、电泳、Southern杂交和PCR等分子生物学实验。</li> <li>5. 能防止唾液在4℃结晶，也能防止口腔微生物的生长和唾液变质。</li> <li>6. 安全可靠，本产品无毒无害。</li> <li>7. 本产品只能用于科研。</li> </ol>			
<p><b>规格及成分</b></p>		<p>成分</p>	<p>编号</p>	<p>大立盒包装</p>
		<p>非冻型唾液 DNA 保存液</p>	<p>190503</p>	<p>100 mL</p>
		<p>使用手册</p>	<p>190503sc</p>	<p>1 份</p>
<p><b>运输及保存</b></p>	<p>室温运输及保存，有效期两年。</p>			
<p><b>自备试剂</b></p>	<p>无</p>			
<p><b>使用方法</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 迅速将唾液与本产品按 10:1 的比例混合。比如 1mL 唾液加 0.1mL 本产品。</li> <li>2. 常温闭光保存直到使用。</li> <li>3. 使用自备的常规液体 DNA 提取方法提取保存在本产品中的唾液 DNA 即可。推荐使用天恩泽柱式唾液 DNAout 试剂盒 (产品编号: 90314), 使用柱式唾液 DNAout 提取本产品保存的尿样, 兼容性好, 提取效率更高。</li> <li>4. 提取得到 DNA 可用于酶切、电泳、Southern 杂交和 PCR 等分子生物学实验。</li> </ol>			
<p><b>关联产品</b></p>	<p>非冻型组织 DNA 保存液 (CAT#:3660)</p>			