

天
净
沙
系
列

CAT#:190802-250
常温运输和保存

TIANDZ

SDS-PAGE 超快电泳液, 10×
SuperBuffer for SDS-PAGE

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 12 号北京市留学人员海淀创业园中关村发展大厦 D405
网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

<p>产品及特点</p>	<p>SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)是目前电泳法变性分离蛋白质的主要方法,但是传统 Tris-Glycine 电泳液速度缓慢,为此天恩泽基因开发了本产品。它具有下列特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用于常规 SDS-PAGE 蛋白凝胶使用,条带清晰; 2. 以本产品做电泳液,蛋白条带的泳动速度比常规电泳液快 1 倍; 3. 可以重复使用 3-4 次; 4. 本产品可以配制 5L 工作液。如果只用一次,足够跑 10 次 mini SDS-PAGE 胶,如果重复使用 4 次,可以跑 40 块 mini SDS-PAGE 胶。 											
<p>规格及成分</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="485 627 924 689">成份</th> <th data-bbox="927 627 1171 689">编号</th> <th data-bbox="1174 627 1390 689">大立盒包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="485 694 924 750">SDS-PAGE 超快电泳液, 10×</td> <td data-bbox="927 694 1171 750">190802a</td> <td data-bbox="1174 694 1390 750">250ml×2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 754 924 817">使用手册</td> <td data-bbox="927 754 1171 817">190802sc</td> <td data-bbox="1174 754 1390 817">1 份</td> </tr> </tbody> </table>	成份	编号	大立盒包装	SDS-PAGE 超快电泳液, 10×	190802a	250ml×2	使用手册	190802sc	1 份		
成份	编号	大立盒包装										
SDS-PAGE 超快电泳液, 10×	190802a	250ml×2										
使用手册	190802sc	1 份										
<p>运输及保存</p>	<p>常温运输和保存,有效期一年。</p>											
<p>自备试剂器材</p>	<p>去离子水。</p>											
<p>操作方法</p>	<p>将本产品用去离子水稀释 10 倍,得到 1×的工作液 (50ml 本产品加去离子水定容至 500ml,足够 mini SDS-PAGE 电泳槽的使用量,然后按 150V 电压电泳 30 分钟。后续操作同常规方法。</p> <p>需注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1×工作液配制好后必须 2 周内使用。 2. 实验操作时请穿实验服并戴一次性手套。 											
<p>关联产品</p>	<p>超快核酸电泳液 (SuperBuffer for Agarose Gel)</p>											