

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:80813-200

常温运输和保存

**TIANDZ**

## Western 印迹膜抗体清除剂

Western Blot Antibody Strip Reagent

---

使用手册 V1.1

---

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<b>产品及特点</b>	<p>在 Western 印迹膜上完成了一抗二抗结合和后续化学发光检测后，往往还需要检测 Actin 和 Tubulin 等表达相对稳定的内参蛋白质或其他蛋白。本产品可以使印迹膜上的、与靶蛋白质结合的一抗二抗从膜上脱落，这样同一张膜可以用于不同的检测反应，比重新跑一块 SDS-PAGE 更省时省力，同时数据间可比性更强。</p> <p>本产品具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 简单快速，整个过程只需要 30 分钟左右。</li> <li>2. 不破坏膜上的蛋白抗原，不导致蛋白信号的减弱。</li> <li>3. 可以反复使用 2-4 次。</li> </ol>															
<b>规格及成分</b>	<table border="1" data-bbox="536 607 1315 792"> <thead> <tr> <th data-bbox="536 607 928 667">成份</th> <th data-bbox="928 607 1107 667">编号</th> <th colspan="2" data-bbox="1107 607 1315 667">大立盒包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="536 667 928 728">Western 印迹膜抗体清除剂</td> <td data-bbox="928 667 1107 728">80813a</td> <td colspan="2" data-bbox="1107 667 1315 728">200 mL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="536 728 928 792">使用手册</td> <td data-bbox="928 728 1107 792">80813sc</td> <td colspan="2" data-bbox="1107 728 1315 792">1 份</td> </tr> </tbody> </table>				成份	编号	大立盒包装		Western 印迹膜抗体清除剂	80813a	200 mL		使用手册	80813sc	1 份	
成份	编号	大立盒包装														
Western 印迹膜抗体清除剂	80813a	200 mL														
使用手册	80813sc	1 份														
<b>运输及保存</b>	常温运输和保存，有效期一年。															
<b>自备试剂</b>	去离子水，Western 印迹膜洗膜液（CAT#:81211-250），甲醇															
<b>使用方法</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 将印迹膜浸入 Western 印迹膜洗膜液（CAT#:81211-250）中，然后放入杂交袋中。如果本产品中提供的杂交带赠品大小不合，则需要自备大小合适的杂交袋。</li> <li>2、 加入 30-50 mL 本产品（具体加入的量根据杂交袋大小决定），然后热封口。</li> <li>3、 在 50℃水浴中保温 30 分钟，每 10-15 分钟手动摇晃杂交袋一次。</li> <li>4、 保温结束后小心取出杂交袋，剪掉一角，将本产品倒入塑料瓶中，4℃密封保存（本产品可以反复使用 3-5 次）。</li> <li>5、 将印迹膜放入干净托盘中，加入足够 Western 印迹膜洗膜液（以覆盖住膜表面为准），在摇床上轻柔摇晃 3-5 分钟。如此重复三次。如果洗涤三次后印迹膜上还有残留的巯基乙醇味道，则应该继续清洗直到没有味道为止。</li> <li>6、 将印迹膜浸入甲醇原液中 30 秒。</li> <li>7、 取出后在滤纸上放置 15 分钟。</li> <li>8、 立即用于后续的 Western 杂交或包在保鲜膜中在 4℃长期保存。</li> </ol>															
<b>关联产品</b>	Western 印迹膜洗膜液，Western 印迹膜抗体稀释液，Western 印迹膜封膜液															