

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:190802-25  
常温运输和保存

**TIANDZ**

**SDS-PAGE 超快电泳液，10×（试用装）**  
**SuperBuffer for SDS-PAGE**

**使用手册 V1.0**

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 12 号北京市留学人员海淀创业园中关村发展大厦 D405

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<p><b>产品及特点</b></p>	<p>SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)是目前电泳法变性分离蛋白质的主要方法,但是传统 Tris-Glycine 电泳液速度缓慢,为此天恩泽基因开发了本产品。它具有下列特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 用于常规 SDS-PAGE 蛋白凝胶使用,条带清晰;</li> <li>2. 以本产品做电泳液,蛋白条带的泳动速度比常规电泳液快 1 倍;</li> <li>3. 可以重复使用 3-4 次;</li> <li>4. 本产品可以配制 250mL 工作液。</li> </ol>											
<p><b>规格及成分</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="485 627 925 689">成份</th> <th data-bbox="928 627 1173 689">编号</th> <th data-bbox="1176 627 1390 689">塑料袋包装</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="485 694 925 750">SDS-PAGE 超快电泳液, 10×</td> <td data-bbox="928 694 1173 750">190802a</td> <td data-bbox="1176 694 1390 750">25 mL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="485 754 925 817">使用手册</td> <td data-bbox="928 754 1173 817">190802sc</td> <td data-bbox="1176 754 1390 817">1 份</td> </tr> </tbody> </table>	成份	编号	塑料袋包装	SDS-PAGE 超快电泳液, 10×	190802a	25 mL	使用手册	190802sc	1 份		
成份	编号	塑料袋包装										
SDS-PAGE 超快电泳液, 10×	190802a	25 mL										
使用手册	190802sc	1 份										
<p><b>运输及保存</b></p>	<p>常温运输和保存,有效期一年。</p>											
<p><b>自备试剂器材</b></p>	<p>去离子水。</p>											
<p><b>操作方法</b></p>	<p>将本产品用去离子水稀释 10 倍,得到 1×的工作液 (25ml 本产品加去离子水定容至 250ml,足够 mini SDS-PAGE 电泳槽的使用量,然后按 150V 电压电泳 30 分钟。后续操作同常规方法。</p> <p>需注意事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1×工作液配制好后必须 2 周内使用。</li> <li>2. 实验操作时请穿实验服并戴一次性手套。</li> </ol>											
<p><b>关联产品</b></p>	<p>超快核酸电泳液 (SuperBuffer for Agarose Gel)</p>											