

天
净
沙
系
列

CAT#:200108-2.5
常温运输和保存

TIANDZ

新冠病毒灭活液 A 型

2019-nCoV Erasol A

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	<p>本产品是含氯广谱环境病毒清除剂,它通过氧化和氯化双重作用而使得病毒失活,从而实验环境、仪器设别、实验物品上的各种病毒。本产品具有以下特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开后经过简单稀释即可使用,方便快捷。 2. 可以处理各种物品,包括固定的和液体的。 3. 本产品无毒、无害、无残留物污染,对人畜无害。 4. 本品不含乙醇,不易燃,但具腐蚀性,可致灼伤,避免皮肤接触原液。 5. 本产品不含喷雾瓶,需要另购或自备。 6. 本产品只能用于科研领域。 			
规格及成分		成份	编号	桶装
		新冠病毒灭活液 A 型	200108	2.5 L
		使用手册	200108sc	1 份
运输及保存	<p>常温运输、放阴暗凉爽处保存,使用时应现配现用,不能长期保存稀释液,原液的有效期一年</p>			
自备试剂	<p>水</p>			
使用方法	<p>注意: 本产品能腐蚀金属和纤维织物,并有漂白作用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 动物宿舍的消毒、除臭: 用本产品的 2 倍稀释液喷洒后 5-10 分钟再用清水擦洗。 2. 研究用过的含病毒生物样品、唾液、呕吐物、排泄物、所用物品等: 用本产品的 5 倍稀释液浸泡 2 小时再用清水冲洗。 3. 超净工作台、厕所的消毒: 用本产品的 10 倍稀释液擦拭,或浸泡 5-10 分钟再用清水冲洗。 4. 实验物品及环境(试验台、仪器、电脑等): 用本产品的 10 倍稀释液擦拭,作用 5-10 分钟再用清水冲洗。亦可用原液喷洒环境。 5. 实验室地面消毒: 用本产品的 10 倍稀释液擦拭、或喷洒后 10 分钟擦拭。也可用原液直接喷洒,再用清水擦洗。 6. 实验容器,门把消毒: 用本产品的 16 倍稀释液浸泡 3-10 分钟再用清水冲洗。 7. 实验室防护用品、衣物、用品消毒: 用本产品的 16 倍稀释液浸泡 5-10 分钟,再用清水冲洗。注意: 本产品对深色衣服有漂白效果。 8. 实验人员: 用本产品的 16 倍稀释液浸泡手脚 3-5 分钟,或擦拭身体。 9. 其他: 一搬采用 16 倍稀释液进行清洁。 			

关联产品

柱式病毒 RNAout(CAT#:71001-50)

20200204ww