

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:200109-2.5  
常温运输, 4-25℃保存

**TIANDZ**

## 新冠病毒灭活液 B 型

2019-nCoV Erasol B

---

使用手册 V1.0

---

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<b>产品及特点</b>	<p>本产品是以乙醇为主要成分的新冠病毒灭活液，由于新冠病毒是披膜病毒，而膜又是脂溶性的，故非常容易被含乙醇（酒精）的溶液溶解灭活。本产品就是根据此原理开发，本产品具有以下特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 即开即用，操作简单。</li> <li>2. 适用范围广。适用于一般实验室和科研环境的物体表面、器械和环境的病毒灭活。也可以用于实验人员的手和皮肤的消毒。</li> <li>3. 适用于新冠病毒和其他各种病毒，对细菌和其他微生物也有灭活作用。</li> <li>4. 本产品可以用于金属材料，而新冠病毒灭活液 A 型不能用于金属材料的灭活。</li> <li>5. 本品可燃，避免接触明火。</li> <li>6. 本产品仅供科研使用。</li> </ol>			
<b>规格及成分</b>		<b>成份</b>	<b>编号</b>	<b>桶装</b>
		新冠病毒灭活液 B 型	200109	2.5 L
		使用手册	200109sc	1 份
<b>运输及保存</b>	常温运输，4-25℃保存，有效期一年			
<b>自备试剂</b>	无			
<b>使用方法</b>	<p><b>注：本品外用，不得口服，酒精过敏者慎用；易燃，远离火源；避光密封保存。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 皮肤消毒：将消毒剂喷洒或涂擦于手部 1-2 遍。</li> <li>2. 皮肤和手机、钥匙、门把手、键盘、鼠标等物体表面消毒：将消毒剂喷雾或涂擦于皮肤或物品表面 2 遍。</li> <li>3. 体温表消毒：将体温表完全浸没在消毒液浸泡一下。</li> </ol>			
<b>关联产品</b>	柱式病毒 RNAout(CAT#:71001-50)			