

天
净
沙
系
列

CAT#:200206-250
常温运输和保存

TIANDZ

改良 Bouin 固定液

Modified Bouin Solution

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: www.tiandz.com; 电话: 400-6765278; 电邮: order@tiandz.com

产品及特点	通常各实验室制作动物组织切片时所用的固定液有福尔马林液，岭克氏（Zenker）液，包恩氏（Bouin）液或 75%酒精液等，较薄的动物组织经固定后，往往变硬变脆，以致切片时组织容易破碎，影响镜下观察。本产品在传统 Bouin 固定液基础上进行改良，组织经此固定液固定后，无硬脆现象，切片完整，染色优良。它有下列特点： 1. 即开即用，操作简便。 2. 其渗透能力强，固定均匀，组织收缩小，染色效果好。 3. 可用于各类动物组织的保存，还能起到消毒、防腐、杀菌作用。 4. 产品稳定性好、可以长期保存。 5. 本产品只能用于科研。			
规格及成分		成份	编号	大纸盒包装
		改良 Bouin 固定液	200206	250 mL
		使用手册	200206sc	1 份
运输及保存	常温运输和保存，有效期一年。			
自备试剂	样品、蒸馏水、无水乙醇等。			
使用方法	1. 样品修块，厚度一般不超过 5 mm，置入本产品内固定 6-12 小时（根据样品材料、大小不同，固定时间可能会有较大差异）。 2. 放入 95%酒精中进行脱水。 注：本固定液固定的组织不能作冰冻切片及糖元脂肪染色。			
关联产品	Zenker 固定液（CAT: 131223）；Helly 固定液（CAT: 131224）； Carnoy 固定液（CAT: 131225）；Karnovsky 固定液（CAT: 131226）			