

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:130983-120  
常温运输和保存。

**TIANDZ**

# 气相 RNase 清除剂

## Air RNase Erasol

使用手册 V1.0

北京天恩泽基因科技有限公司

北京市海淀区上地信息路 26 号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦 506

网址: [www.tiandz.com](http://www.tiandz.com); 电话: 400-6765278; 电邮: [order@tiandz.com](mailto:order@tiandz.com)

<b>产品及特点</b>	<p>本产品是天恩泽独家开发的特殊的气相 RNase 灭活剂，它含有多种成分，能高效灭活空气中的汗液，灰尘，唾液沫等 RNase 污染，保障 RNA 工作环境的清洁。它具有如下特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高效，超细喷雾，本产品能在 10 分钟内将空气中的 RNase 彻底灭活，效力和速度远远高于常用的 DEPC。</li> <li>2. 无毒，跟强致癌的 DEPC 不同，本产品对人体没有任何毒害。</li> <li>3. 使用简单方便，即开即用，无需单独配制，浓度经过精心调制，与家用空气清新剂使用方法相同，直接喷在实验室空气中即可。</li> <li>4. 喷雾瓶有扣锁，可防止误喷。</li> </ol>			
<b>规格及成分</b>		<b>成份</b>	<b>编号</b>	<b>120 mL 包装</b>
		本产品	130983	120 mL
		使用手册	1 份	
<b>运输及保存</b>	室温运输及保存，有效期两年。			
<b>自备试剂</b>	无			
<b>使用方法</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将本产品均匀喷雾在封闭实验室空气中。</li> <li>2. 关闭门窗，15 分钟内即可将空气中的 RNase 彻底灭活。</li> <li>3. 灭活空气中的 RNase 后，即可进行各种 RNA 相关实验操作。</li> </ol>			
<b>关联产品</b>	固相 RNase 清除剂 (CAT: 3090); 液相 RNase 清除剂 (CAT: 3091)			